

Anvendelse

Reagensbeholdere tjener til opbevaring af reagenser og prøvemateriale. De kan bruges til væsker som f.eks. humant prøvemateriale (f.eks. opløsninger indeholdende nukleinsyre), vandige opløsninger eller polære opløsningsmidler.


Der kræves ingen særlige miljøbetingelser.

Reagensbeholdere anvendes både af sundhedsfagligt personale og laboratoriepersonale.

Produktbeskrivelse


Reagensbeholderne tilbydes i forskellige varianter. De adskiller sig med hensyn til opbevaringsvolumen og lågets type og art. Derudover fås sterile og ikke-sterile varianter, reagensbeholdere med særlige Low Binding egenskaber og i forskellige renhedsstandarder, såsom PCR Performance Tested og Biosphere® plus.

Produktoversigt

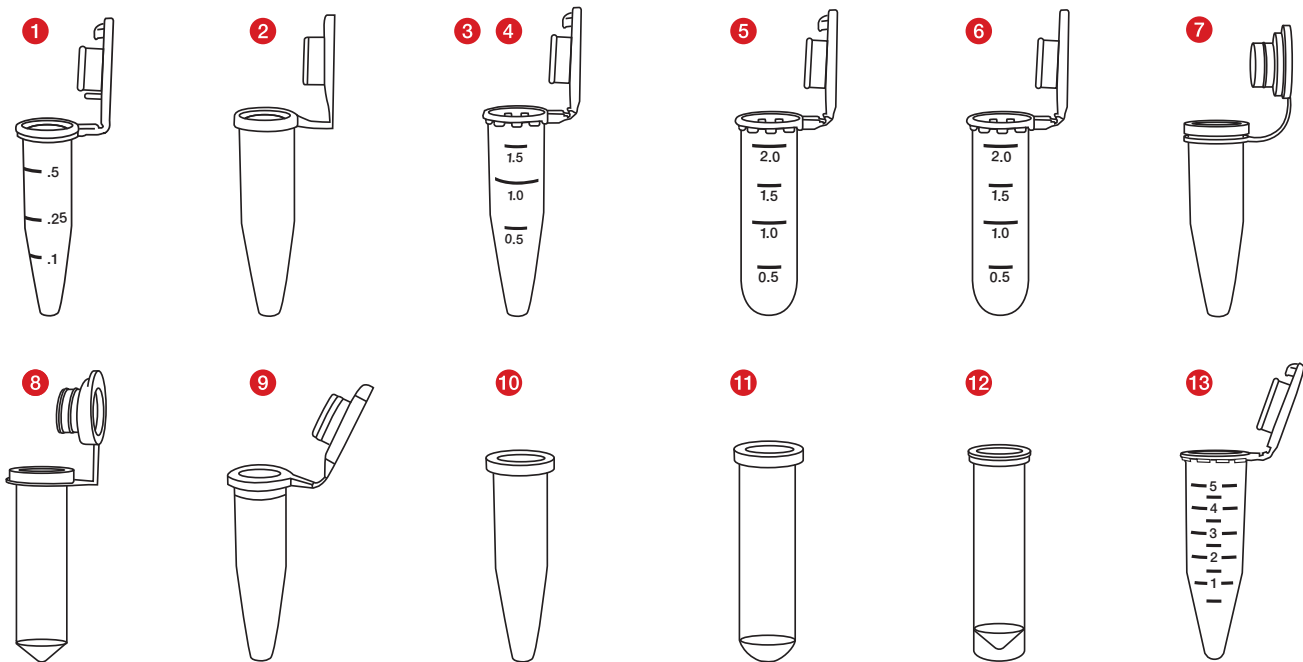

Reagensbeholdere:

Type	Art. nr.	Beskrivelse
1	72.704.xxx	0,5 ml Safe Seal reagensbeholder
2	72.699.xxx	0,5 ml reagensbeholder
3	72.706.xxx	1,5 ml Safe Seal reagensbeholder
4	72.690.xxx	1,5 ml reagensbeholder
5	72.695.xxx	2,0 ml Safe Seal reagensbeholder
6	72.691.xxx	2,0 ml reagensbeholder
7	72.688.xxx	1,5 ml reagensbeholder med vedhængt blod prop
8	72.689.xxx	2,0 ml reagensbeholder med vedhængt blod prop
9	72.698.xxx	0,5 ml reagensbeholder uden prop
10	72.696.xxx	1,5 ml reagensbeholder uden prop
11	72.708.xxx	2,0 ml reagensbeholder uden prop
12	72.709.xxx	2,0 ml reagensbeholder med ståbund uden prop
13	72.701.xxx	5,0 ml reagensbeholder

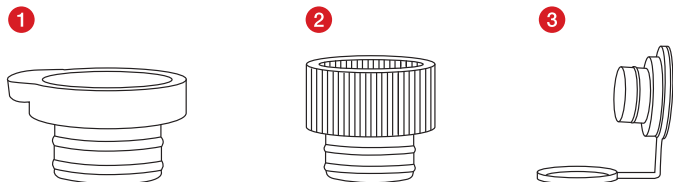

Propper:

Type	Art. nr.	Beskrivelse
1	65.697.xxx	Indstiksprop, flad
2	65.723.xxx	Indstiksprop, høj
3	65.109.xxx	Blød prop med ring

Sikkerheds- og advarseloplysninger

- Håndtering af diagnostiske prøver eller farlige stoffer skal ske med brug af personlige værnemidler.
- Brug ikke reagensbeholdere efter udløb af holdbarhedsdatoen.
- Biologiske prøver skal håndteres i overensstemmelse med de gældende hygiejne- og sikkerhedsbestemmelser.
- Reagensbeholdere er beregnet til engangsbrug. Efter brug skal de bortskaffes i overensstemmelse med de gældende bestemmelser. Ved genanvendelse er der risiko for kontaminering.

Opbevaring

Opbevar reagensbeholdere ved stuetemperatur.

Håndtering

- Åbn reagensbeholdernes poseemballage, og tag dem ud.
- Fyld reagensbeholderen med dit prøvemateriale og eventuelle reagenser. Sørg for at røret ikke er fyldt over den nominelle volumen.
- Luk om nødvendigt reagensbeholderen med den vedhængte prop eller en separat prop.

Bortskaffelse

- Brug af engangshandsker og andre personlige værnemidler reducerer risikoen for infektion. Følg din institutions regler.
- De generelle hygiejneretningslinjer og de lovmæssige bestemmelser for korrekt bortskaffelse af smitsomt materiale skal respekteres og overholdes.
- Kontaminerede reagensbeholdere skal bortskaffes i passende beholdere til bortskaffelse af biologisk farligt affald. Følg din institutions regler.

Symbol- og identifikationsnøgler:



Varenummer



Batchbetegnelse



Mindst holdbar til



CE-mærke



Til *in-vitro*-diagnostik



Følg brugsanvisningen



Ved genanvendelse: Fare for kontamination



Opbevares beskyttet mod sollys



Opbevares tørt



Producent



Fremstillingsland

Derudover gælder følgende for sterile produkter:



Sterilisering ved bestråling

eller:



Sterilisering med EtO



Enkelt sterilt barriersystem med beskyttende yderemballage



Må ikke resteriliseres



Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Alle alvorlige hændelser, der er opstået i forbindelse med dette produkt, skal meddeles producenten og den ansvarlige nationale myndighed.