

Heratherm IGS inkubator

Kompakt mikrobiologisk inkubator


Varenummer 1583.5012

ANVENDELSE

Heratherm IGS inkubator en kompakt mikrobiologisk inkubator til 18 L. Den fylder ganske lidt og er derfor velegnet til den personlige arbejdsstation eller i små laboratorier, hvor der arbejdes med små prøver. Inkubatoren har meget præcis temperaturstyring mellem 17 °C og 50 °C.

Inkubatoren kan let rengøres og desinficeres med spray og aftørring.

Inkubatoren betjenes i det daglige fra kontrolpanelet, vis pause-skærm tydeligt viser den aktuelle temperatur.

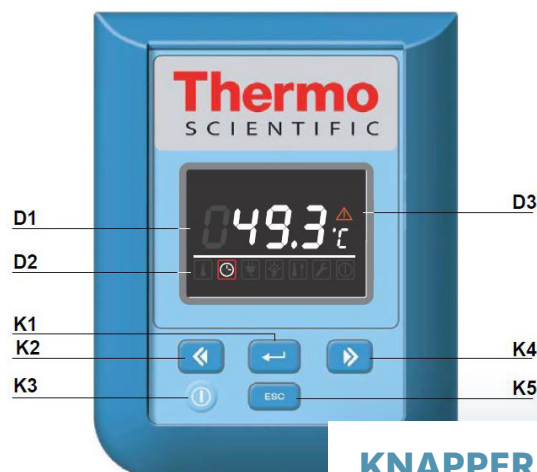

KNAPPER

- K1 – Menu, vælg og godkend
- K2 – Venstre og ned
- K3 – On / Off
- K4 – Højre og op
- K5 – ESC - tilbage

OBS: Denne quickguide erstatter ikke den detaljerede manual, der følger med apparatet.

1. For opsætning/installation, følg den originale manual.

BETJENING AF KONTROLPANEL

2. Tænd inkubatoren – Tryk på K3
3. Aktiver Menu – Tryk K1
4. Vælg menupunkt. Det valgte menupunkt vises med rød markør (D2). Bevæg markøren til venstre med K2 og til højre med K4. Når markøren står på det ønskede menupunkt tryk da på K1 for at vælge.
5. Indstilling af menupunkter - Inde i menuen vælges igen med K2 og K4. Holdes knappen inde løber tallene hurtigt. Når indstillingen er korrekt tryk da igen K1 for at bekræfte og gemme indstillingen.
 - K2 – venstre og ned
 - K4 – højre og op
6. ESC anvendes til at gå trin tilbage.
7. Kontrolpanelet vender tilbage til pauseskræm efter 30 sekunder uden handling.
8. Sluk ovnen – Hold K3 nede i 2 sekunder og ovnen slukkes. Visning af temperaturen fader ud.

MENUPUNKTER



TEMPERATUR

Regulering af temperaturen



TIMER

Indstilling af timer-funktion. Kan time hvornår ovnen skal tænde (timer on) og eller slukke (timer off).



INDSTILLINGER

Adgang til fejl-log, kalibrering, skift temperaturskals mellem °C / °F, indtast kontrolkoder.



ON / OFF

Denne er en indikator og kan ikke vælges.

NOTER

- De første par gange oven varmes op, kan der komme en speciel lugt, denne skyldes damp fra isolationsbinderen. Dette er ikke giftigt og forsvinder efter brug.
- Fyld ikke oven mere end 70 %, da det kan påvirke fordelingen af varmen.

**Optager
næsten ingen
plads**



Hounisen Laboratorieudstyr A/S

Niels Bohrs Vej 49, Stilling | 8660 Skanderborg

Tel. +45 86 21 08 00 | salg@hounisen.com | www.hounisen.com

Aug.23 / Version: 1.0